

## GUIA RÀPIDA D'ÚS



# BALANÇA DE PRECISIÓ COBOS MODEL LABCO

CAMPUS	SUD	CENTRE	ETSEIB			2	4	0			
DEPARTAMENT	ENGINYERIA QUÍMICA						7	1	3		
LABORATORI / TALLER / SECCIÓ	LABORATORI DE PRÀCTIQUES DE QUÍMICA ORGÀNICA I CORROSIÓ										
EDIFICI	PG	PLANTA	1	NÚM. PORTA	24-27	Data:	28/June/2011	Revisió:	01	Pàgina:	1 de 1

## DESCRIPCIÓ D'ÚS

- 1) Engueguem la balança prement el botó **On/Off**, en sortirà al display 2000.00g i després 0,00g.
- 2) Procedim a fer la tara del material que tenim ( got de precipitats, baló, càpsula, paper de pesada, etc...), premem el botó de **tare**, la balança es posarà un altre cop en 0,00g.
- 3) Ara podem procedir a fer la pesada, amb l'ajut d'una espàtula realitzem la pesada corresponen fins que els números no s'estabilitzin, no anotarem la mesura.
- 4) Un cop finalitzat la mesura, ens assegurem que no deixem cap restes de producte, si es així, netejar-ho amb l'ajut d'un pinzell.
- 5) Comprovar que la balança es torni ha estar en valor 0 al acabar de fer la mesura, si no es així prémer **tare**.

